

Ponceau S Solution

Cat. No.: GR0032

Size: 100 mL/ 200 mL/ 500 mL

产品信息

产品编号	产品名称	100 mL	200 mL	500 mL	Storage
GR0032	Ponceau S Solution	100 mL	200 mL	500 mL	RT

产品简介

丽春红（Ponceau S）染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜（NC）和醋酸纤维素膜（Cellulose Acetate Membrane）上的蛋白检测，但不适用于尼龙膜。丽春红带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。

本产品使用方便、本底低、性能长期稳定、着色清晰、灵敏度较高、可检测 250 ng 以上的蛋白。

产品使用说明

染色后，用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液冲洗至背景清晰，然后进行后续试验，如 ECL、Dot-ELISA 等。

保存条件

室温保存，有效期 12 个月。

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。