

Annexin V Binding Buffer(1×)

Cat. No: GCQ0008

Size: 500 mL

产品编号	产品名称	500 mL	Storage
GCQ0008	Annexin V Binding Buffer (1×)	500 mL	2~8°C

保存条件

2~8°C可保存 6 个月。

产品简介

Elabscience®自主研发的 Annexin V Binding Buffer (1×)为 Annexin V 鉴定凋亡和坏死细胞辅助试剂, 产品为即用型试剂, 无需提前配制。

实验操作

1. 细胞按照实验方案进行凋亡诱导, 300×g 离心 5 min, 弃上清, 收集细胞, PBS 洗涤一次, 轻轻重悬细胞并计数。
2. 取 1~10×10⁵ 重悬的细胞, 300×g 离心 5 min, 弃上清。用 PBS 洗涤细胞一次, 离心后弃上清, 加入 500 μL Annexin V Binding Buffer (1×)重悬细胞。
3. 细胞悬液中加入 5 μL 的 Annexin V-荧光染色液和 5 μL 的细胞核 DNA 染色液。
4. 轻柔涡旋混匀后, 室温避光孵育 15~20 min。
5. 反应完成后立即上机检测。如不能及时检测, 请于冰上避光静置并于 1 小时内完成检测。

注意事项

1. 本产品仅限科研使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。