



第一版. 2020. 7

(本试剂仅供体外研究使用, 不用于临床诊断!)

## 通用型夹心法 ELISA 洗涤液 (25×)

### Wash Buffer for Sandwich-ELISA(25×)

产品货号: E-ELIR-004

规格: 100mL/ 1000mL

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题, 请通过以下方式联系我们:

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@elabscience.cn

网址: www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂外包装标签

联系时请提供产品货号(见试剂标签), 以便我们更高效地为您服务

## 产品简介

本品为25×的浓缩储存液，使用前，用去离子水将本产品稀释25倍即为工作液。ELISA体系中的正确、高效的洗涤是实验成功的关键因素之一。通过多次洗涤以分离并清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的游离物质以及在反应过程中非特异性吸附于固相载体的干扰物质。、  
本品适用于双抗体夹心法体系中酶标板的洗涤。

## 保存

存放于2-8℃，可稳定保存12个月；

提示：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象，可用40℃水浴微加热使结晶完全溶解后再配制洗涤工作液。

## 使用方法

使用时甩尽酶标板孔内液体，每孔加洗涤液约350μL，浸泡1-2分钟，吸去或甩掉酶标板内的液体，在厚的吸水纸上拍干，重复2-5次。