

Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 干粉使用说明书

一、产品简介

平衡盐溶液 (Balanced Salt Solution, BSS) 又称生理盐水 (Physiological Solution), 是集缓冲液的缓冲力、生理盐水的等渗性以及培养液的营养供给特点于一体的, 具有维持培养渗透压、保持 pH 稳定以及提供简单的营养的作用, 可满足体外实验中组织、器官或细胞的存活和代谢的基本需要。

DPBS 全称 Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline, 中文名称杜氏磷酸盐缓冲溶液, 是生物化学研究中常用的平衡液之一, 主要成分包括 NaCl、KCl、KH₂PO₄、Na₂HPO₄ 等。

二、产品规格与保存

产品名称	货号	产品规格	培养基浓度 (g/L)	保存条件	保存期限
Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 干粉	GPB180329P	5×1L	9.54	2-8°C 密闭、避光	36个月
		1×10L			
		1×50L			

三、产品使用方法

1. 配制用水应使用纯化水、超纯水或注射用水, 配制过程中水温应控制在 20-30°C;
2. 于配制容器中加入 90%配制体积的配制用水 (如需配制 1 L 则这里加 900 mL 配制用水), 开启培养基配制容器的混合系统 (建议混合系统单位体积输入功率大于 10 W/m³), 充分搅拌, 搅拌时应避免气泡的产生;
3. 根据所需配制体积, 计算所需粉末质量, 按照 9.54 g/L 比例称取粉末培养基 (如需配制 1 L 则需称取 9.54 g 粉末)。将准确称的培养基干粉加入到步骤【2】的配制容器中, 充分搅拌 20 min 以上, 直至粉末完全溶解;
4. 加配制用水将完全溶解的步骤【3】溶液精确定容至 100%配制体积 (如需配制 1 L 则容至 1 L);
5. 测量 pH 值, 必要时用 1 mol/L 氢氧化钠溶液或 1 mol/L 盐酸溶液调整 pH 值至 7.20-7.30; 由于过滤会使培养基 pH 值稍微偏高, 因此此处比目的 pH 值 (7.20-7.40) 要低一些;
6. 用孔径为 0.2 μm 的滤膜正压过滤除菌 (注意无菌操作);
7. 过滤结束可以取少许液体培养基进行菌检, 待合格后再使用;
8. 过滤后的培养基液体应立即使用或存放于玻璃瓶、培养基瓶 (PET) 或具有隔氧涂层的一次性储液袋中, 2-8°C 避光保存, 此时液体培养基保质期为 1 年。

四、常规成分说明

网站: www.procell.com.cn

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@procell.com.cn

地址: 湖北省武汉市高新大道858号生物医药产业园三期C4栋



Rev. V2.0

形态	粉末
L-谷氨酰胺	无
D-葡萄糖	无
丙酮酸钠	无
HEPES 缓冲剂	无
酚红指示剂	无

五、注意事项

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套及口罩操作；
2. 为保持本产品的最佳使用效果，请务必按照建议的储存条件进行保存；
3. 产品仅供科学研究或进一步生产使用，不可用于临床诊断或治疗。

