



第一版. 2020. 7

(本试剂仅供体外研究使用, 不用于临床诊断!)

高吸附性 ELISA 包被液 (1×)

ELISA Plate Coating Buffer(1×)

产品货号: E-ELIR-001

规格: 100mL/ 1000mL

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题, 请通过以下方式联系我们:

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@elabsience.cn

网址: www.elabsience.cn

具体保质期请见试剂外包装标签

联系时请提供产品货号(见试剂标签), 以便我们更高效地为您服务

第一版. 2020. 7

产品简介

本品为即用型工作液，用于ELISA中酶标板的抗原或抗体包被，高吸附性，能够显著降低抗原或抗体的包被浓度。

保存

存放于2-8℃，可稳定保存12个月。

使用方法

使用时取适量本品将待包被抗原或抗体溶液稀释至合适的包被浓度，根据实验需要在ELISA酶标板的每个反应孔中加入适用体积，2-8℃包被过夜或者37℃孵育2小时。