



第一版. 2020. 7

(本试剂仅供体外研究使用, 不用于临床诊断!)

高吸附性 ELISA 包被液 (5×)

ELISA Plate Coating Buffer(5×)

产品货号: E-ELIR-002

规格: 100mL/ 1000mL

使用前请仔细阅读说明书。如果有任何问题, 请通过以下方式联系我们:

电话: 400-999-2100

邮箱: techsupport@elabscience.cn

网址: www.elabscience.cn

具体保质期请见试剂外包装标签

联系时请提供产品货号(见试剂标签), 以便我们更高效地为您服务

产品简介

本品为5×的浓缩储存液，使用前，用双蒸水稀释5倍即为即用型工作液，用于ELISA中酶标板的抗原或抗体包被，高吸附性，能够显著降低抗原或抗体的包被浓度。

保存

存放于2-8℃，可稳定保存12个月。

使用方法

使用时取适量稀释后的包被工作液将待包被抗原或抗体溶液稀释至合适的包被浓度，根据实验需要在ELISA酶标板的每个反应孔中加入适用体积，2-8℃包被过夜或者37℃孵育2小时。