

Bath SafeGuard (水浴锅安全卫士)

货号: GP-CC-002

规格: 100mL

一、产品描述

细胞培养过程中, 污染是一件令研究人员头疼的事情。在细胞污染源中, 研究人员往往忽略了来自细胞房、培养箱、水浴锅、水盘内的细菌及真菌等污染。普诺赛生物根据自身细胞培养领域的多年经验积累, 自主研发了一套针对细胞培养环境污染的解决方案, 包含细胞房污染、培养箱污染、水浴锅污染、水盘污染等。

Bath SafeGuard (水浴锅安全卫士) 是针对细胞房水浴锅 / 细胞培养箱水盘的污染控制的抑菌剂, 具有超强的抑菌功能, 正常情况下, 能维持水浴锅和水盘无菌状态7-10天, 特别是对于顽固的真菌有超强清除和抑制作用, 可有效防止微生物的污染, 从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、物力、时间等方面的浪费。

二、产品信息

形态	液体
规格	100mL
储存条件	2-30°C, 避光
运输条件	常温
有效期	24个月

三、产品特点

1. 高效清除水浴锅及培养箱水盘中的细菌、真菌及其孢子, 清除率接近100%;
2. 可以和纯水、灭菌水或自来水中任何一种以1:500稀释使用;
3. 持久抑菌, 保持水浴锅、培养箱水盘中无菌状态7-10天;
4. 非抗生素, 安全、绿色、高效, 无毒、无味;
5. 替代传统的硫酸铜等对于水浴锅/培养箱水盘易腐蚀的抗菌试剂。

四、产品使用指南

1. 将恒温水浴锅 / 细胞培养箱水盘内的液体清理干净, 并用消毒剂将内壁擦拭干净, 推荐使用 Room SafeGuard (细胞房安全卫士) (P-CC-001) 或75%酒精进行清理;
2. 按照1:500加入到恒温水浴锅 / 培养箱水盘的水体内, 推荐使用量: 5L水中加入10 mL Bath SafeGuard (水浴锅安全卫士), 7-10天更换清理一次。

五、注意事项

1. Bath SafeGuard (水浴锅安全卫士) 可以用自来水、纯水或灭菌水中任何一种液体稀释使用;
2. Bath SafeGuard (水浴锅安全卫士) 原液若与皮肤、眼睛等部位接触, 应立即用大量清水冲洗, 不要延误, 必要时应立即就医;
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

